

高效安全 滴定样品称量



避免抄录错误，简化流程

样品信息的电子记录方式可避免因在滴定仪上手动输入重量和编号时产生错误。当天平称量完成后，只需在滴定仪上输入待测样品的数量即可开始滴定，大大提高了工作效率，节省输入信息的时间。




EasyScan-Flex

外接RFID读写器，兼容所有XPE/XSE分析天平和精密天平，可读写Smart-Tag智能标签的信息，不影响天平静电检测功能。



定制界面

您可以输入样品相关信息，如批号、批次、分子量等等。样品编号可以按序自动增加，如，123，下一个就是124。

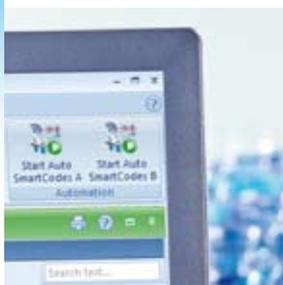

One Click® 一键分析

LabX®软件的SmartCodes™功能可以自动选择滴定方法，快速而高效地分析不同类型的样品。您可以在天平上直接输入样品的测试方法号，或根据样品ID自动判断，进而实现简便安全的方法选择和执行。



SmartSample™

安全高效的滴定样品称量


SmartSample功能可以极大提高滴定称量的效率和安全性。选择SmartSample套件，在超越系列天平上会出现一个独立的集成界面，所有的样品信息，包括样品编号、样品重量都会自动传输至滴定杯标签(Smart-Tag™智能标签)上。

使用带有SmartSample套件的InMotion™自动进样器，超越系列滴定仪可以自动读取Smart-Tag智能标签的所有信息，实现安全高效的分析。

在下次样品称量之前，均可以随时查看Smart-Tag智能标签上记录的所有信息。



XPE天平和SmartSample滴定杯杯套。

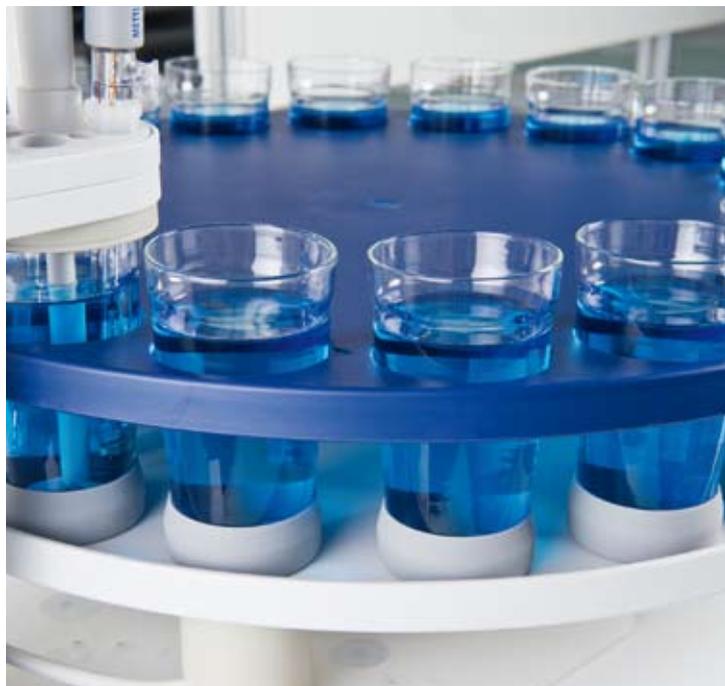

配有SmartSample RFID阅读器的InMotion Flex自动进样器及装在杯套中的滴定杯。

SmartSample™套件* - 30094251

不含InMotion™自动进样器、超越系列滴定仪和XPE/XSE天平

标准配置

产品	订货号
InMotion SmartSample/barcode选项板	30094233
InMotion SmartSample阅读器	30094272
InMotion下式转盘固定架	30094264
Smart-Tag智能标签, 100个	30094271
SmartSample 100mL杯套(包含套筒和标签), 5个	-
SmartSample天平附件	30078901

选配件

产品	订货号
EasyScan-Flex天平附件(与30078901只能二选一)	30215407
SmartSample 100mL杯套(包含套筒和标签), 20个	30094269
InMotion SmartSample阅读器(InMotion Pro需要订购第二个阅读器)	30094272

* SmartSample功能支持InMotion Flex和Pro的80、100、180或250mL转盘, 对于Pro型转盘, 需要配置第二个SmartSample阅读器, 用于读取2层外圈的数据。



各种滴定杯和SmartSample杯套上的Smart-Tag智能标签



梅特勒-托利多
实验室/过程分析/产品检测设备
 地址: 上海市桂平路589号
 邮编: 200233
 电话: 021-64850435
 传真: 021-64853351
 E-mail: ad@mt.com

工业/商业衡器及系统
 地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号
 邮编: 213125
 电话: 0519-86642040
 传真: 0519-86641991
 E-mail: ad@mt.com

www.mt.com/SmartSample

访问网站, 获得更多信息

欢迎添加实验室微信号



微信号: MT-LAB



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况, 恕不另行通知。
 12320567 Printed in P.R. China 2016/02